

 RECEP TAYYIP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ	Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Uygulama Ve Araştırma Birimi Bentoloji Laboratuvarında Bulunan Işık Mikroskobu Kullanım Talimatı	Döküman No:	SÜFAK.TL.0009
		Yayın Tarihi:	16.08.2019
		Revizyon Tarihi:	
		Revizyon No:	
		Sayfa:	1/1

Kullanma Talimatı

Işık Mikroskobu Parçaları: Görüntüleme parçası (göz merceği destekleri ile)

Objektif

Göz mercekleri

Aydınlatma (LED)

Mikroskop tablası

Odak topuzu

Açma/Kapama düğmesi parçalarından oluşmaktadır.

Kullanımı: Başlamadan önce, Mikroskobunuzu kullanmak için ideal bir konum seçin. Mikroskobun ışık kaynağında veya bir masa lambasından gelen yeteri kadar kullanılabilir ışığının olması önemlidir. İncelenecek nesneyi mikroskop tablasına yerleştirin. Binoküler göz merceğinden bir göz atın en küçük büyütme sahip mercekle incelemeye başlayın. İncelme yaptığınız mercekte, makro ve mikro vidayı yavaş yavaş çevirerek görüntünün netliğini ayarlayın. Mikroskopla çalışmanız bittiğinde, mikroskobu temizleyiniz. Objektifi en küçük büyütme getirerek sabitleyiniz.

Temizlenmesi: Mikroskoplar kullanılmadıkları zaman yumuşak ve kolay temizlenebilen bir örtü ile her yeri kapatılacak şekilde örtülmelidir ve bu örtü düzenli yıkanmalıdır. Mikroskoplar parçalarını temizlerken kir çeşidi gözetilmelidir: toz partikülleri (lamel tortuları, kumaş parçaları, vb) ve genel kir (parmak izleri, vb) düzenli olarak temizlenmelidir.

HAZIRLAYAN/...../..... Birim Kalite Komisyonu MZA	ONAYLAYAN/...../..... Dekan MZA
--	--