



Su Ürünleri Fakültesi Su Kimyası Laboratuvarında  
Bulunan Saf Su Cihazına Ait Kullanım Talimatı

Döküman No:	SÜFAK.TL.0014
Yayın Tarihi:	16.08.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

### Kullanma Talimatı

1. Cihaz şebeke suyuna hat alma vanası ve *t* aparatı ile bağlanır.
2. Cihaz elektrik prizine takılır.
3. Cihazın ön kısmında yer alan renkli anahtar *0* konumundan *I* konumuna getirilir.
4. Saf su üretim işlemi bittikten sonra cihazın ön kısmında yer alan renkli anahtar *I* konumundan *0* konumuna getirilerek cihaz kapatılır.
5. Ulaşılmak istenilen saf su iletkenlik değeri cihazın saf su çıkış kısmından numune alınarak ölçülür. Haftalık olarak saf su iletkenlik değeri not edilir. İleride filtre değişimi için bu önemlidir.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....

Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

MZA