



Su Ürünleri Fakültesi Su Kimyası Laboratuvarında
Bulunan Vortex Cihazına Ait Kullanım Talimatı

Döküman No:	SÜFAK.TL.0018
Yayın Tarihi:	16.08.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Kullanma Talimatı

1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz. Cihazın ön kısmında bulunan “Power” butonuna basarak cihazı açınız.
2. Hız düğmesinden hız ayarlaması yapınız. “Mode” butonundan manuel ya da otomatik seçeneğini belirleyiniz.
3. Seçtiğiniz mode “run” veya touch” butonlarının yanındaki lambaların yanmasıyla belirtilecektir.
4. Numunenin dışarı taşmamasına dikkat edilerek, yeterli karışmayı sağlayacak süre boyunca vortekslenir.
5. İşlem bitince hız düğmesini başlangıç durumuna getiriniz. Cihazı “Power” butonuna basarak kapatınız.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....
Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

MZA