



Su Ürünleri Fakültesi Ö renci Laboratuvarında Bulunan Stereo Mikroskop Cihazına Ait Kullanım Talimatı

Döküman No:	SÜFAK.TL.0022
Yayın Tarihi:	16.08.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Kullanma Talimatı

Stereomikroskop Parçaları: Binoküler görüntüleme parçası (göz merceği destekleri ile)

Stereo objektif

Göz mercekleri

Aydınlatma (LED)

Mikroskop tablası Odak topuzu

Açma/Kapama düğmesi parçalarından oluşmaktadır.

Kullanımı: Başlamadan önce, Mikroskobunuzu kullanmak için ideal bir konum seçin. Mikroskobun ışık kaynağında veya bir masa lambasından gelen yeteri kadar kullanılabilir ışığının olması önemlidir. İncelenecek nesneyi mikroskop tablasına yerleştirin. Binoküler göz merceğinden bir göz atın en küçük büyötmeye sahip mercekle incelemeye başlayın. İncelme yaptığınız mercekte, makro ve mikro vidayı yavaş yavaş çevirerek görüntünün netliğini ayarlayın. Mikroskopla çalışmanız bittiğinde, mikroskobu temizleyiniz. Objektifi en küçük büyötmeye getirerek sabitleyiniz.

Temizlenmesi: Mikroskoplar kullanılmadıkları zaman yumuşak ve kolay temizlenebilen bir örtü ile her yeri kapatılacak şekilde örtülmelidir ve bu örtü düzenli yıkanmalıdır. Mikroskoplar parçalarını temizlerken kir çeşidi gözetilmelidir: toz partikülleri (lamel tortuları, kumaş parçaları, vb) ve genel kir (parmak izleri, vb) düzenli olarak temizlenmelidir.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....
Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

MZA