

 RECEP TAYYIP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ	Su Ürünleri Fakültesi Ö renç i Laboratuvarında Bulunan I ık Mikroskobu Cihazına Ait Kullanım Talimatı	Döküman No:	SÜFAK.TL.0023
		Yayın Tarihi:	16.08.2019
		Revizyon Tarihi:	
		Revizyon No:	
		Sayfa:	1/1

Kullanma Talimatı

Işık Mikroskobu Parçaları: Görüntüleme parçası (göz merceği destekleri ile)

Objektif

Göz mercekleri

Aydınlatma (LED)

Mikroskop tablası

Odak topuzu

Açma/Kapama düğmesi parçalarından oluşmaktadır.

Kullanımı: Başlamadan önce, Mikroskobunuzu kullanmak için ideal bir konum seçin. Işık kaynağını çalıştırmak için fişi prize takın ve ışık açma-kapama düğmesi ile mikroskop ışığını açın. İncelenecek nesneyi mikroskop tablasına yerleştirin. Göz merceğinden bir göz atın mercek mesafesini değiştirin. Makro ve mikro vidayı yavaş yavaş çevirerek görüntünün netliğini ayarlayın.

Temizlenmesi: Mikroskoplar kullanılmadıkları zaman yumuşak ve kolay temizlenebilen bir örtü ile her yeri kapatılacak şekilde örtülmelidir ve bu örtü düzenli yıkanmalıdır. Mikroskoplar parçalarını temizlerken kir çeşidi gözetilmelidir: toz partikülleri (lamel tortuları, kumaş parçaları,vb) ve genel kir (parmak izleri, vb) düzenli olarak temizlenmelidir.

HAZIRLAYAN/...../..... Birim Kalite Komisyonu MZA	ONAYLAYAN/...../..... Dekan MZA
--	--