



Su Ürünleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik
Laboratuvarında Bulunan Çalkalamalı inkübatör (IKA
KS 4000 i) Cihazına Ait Kullanım Talimatı

Döküman No:	SÜFAK.TL.0025
Yayın Tarihi:	16.08.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Kullanma Talimatı

1. Cihazı yan kısmında bulunan düğmeye basarak açınız.
2. Cihazın üzerindeki kapağı el ile kaldırıp içine inkübe edilecek malzemelerinizi yayların arasına yerleştiriniz. Malzemelerin güvenli bir şekilde yerleştiğinden emin olunuz ve kapağını kapatınız.
3. Cihazın önünde bulunan led ekran üzerinden aşağı yukarı tuşlarını kullanarak süre ve dönme hızını (rpm) ayarlayarak “START” tuşuna basınız.
4. Cihazın önünde bulunan led ekran üzerinden aşağı yukarı tuşlarını kullanarak sıcaklık ayarını da yaptıktan sonra “ON” tuşuna basarak cihazı çalıştırınız.
5. İşlem tamamlandıktan sonra “STOP” tuşlarına basarak dönme hızını ve süreyi durdurunuz ve “OFF” tuşuna basarak sıcaklığı durdurunuz.
6. Yan taraftaki düğmeden cihazı kapatınız.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....

Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

MZA