

 RECEP TAYYIP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ	Su Ürünleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarında Bulunan DNA zolasyon Cihazı (Qiacube) Cihazına Ait Kullanım Talimatı	Döküman No:	SÜFAK.TL.0026
		Yayın Tarihi:	16.08.2019
		Revizyon Tarihi:	
		Revizyon No:	
		Sayfa:	1/1

Kullanma Talimatı

1. “Açma/Kapama” düğmesinden cihaz açılır.
2. Cihaz hazır olana kadar kapağı kapalı şekilde beklenir.
3. Cihaz kendini test ettikten sonra kapağı açılır ve hazırlanan örnekler cihaz içerisindeki ısıtıcı bloğa yüklenir.
4. Cihaz içerisindeki santrifüj kısmına filtre eklenen rotor adaptörler yerleştirilir. Burada dikkat edilmesi gereken durum ısıtıcı bloğa yüklenen örnekler ile santrifüj kısmına yüklenen rotor adaptörler aynı sayıda ve konumda olması gereklidir.
5. Çalışılacak örneğin kitleri ve pipet uçları cihaz içerisinde gerekli yerlere yerleştirildikten sonra kapağı kapatılır.
6. Led ekran üzerinden çalışılacak kit protokolü seçilir.
7. Ekran üzerinden gerekli ayarlar yapıldıktan sonra “START” tuşuna basılarak çalıştırılır. (NOT: Cihaz çalışır konumdayken kapağı açmayınız.)
8. İşlem bittikten sonra cihazdan örnekler alınır ve temizliği yapılır.
9. Cihaz “Açma/Kapama” düğmesinden kapatılır.

HAZIRLAYAN/...../..... Birim Kalite Komisyonu MZA	ONAYLAYAN/...../..... Dekan MZA
--	--