



Su Ürünleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarında Bulunan Etüv (Nüve FN120)  
Cihazına Ait Kullanım Talimatı

Döküman No:	SÜFAK.TL.0027
Yayın Tarihi:	16.08.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

### Kullanma Talimatı

1. Cihazın kapağı açılarak kurutulmak istenilen numuneler cihazın içine yerleştirilir.
2. Cihazı açma-kapama düğesinden açılıңыз.
3. Sıcaklık ayar butonuna basınız.
4. Çalışacağınız sıcaklık değerini sıcaklık ayarı ile ilgili artırma ve eksiltme butonlarını kullanarak ayarlayınız.
5. Sıcaklık ayar butonuna tekrar basarak ayarladığınız değeri hafızaya alınız.
6. Zaman ayar butonuna basınız.
7. Çalışacağınız süre değerini zaman ayarı ile ilgili artırma ve eksiltme butonlarını kullanarak ayarlayınız (1dakika-99,9 saat, Hold: süresiz çalışma )
8. Zaman ayar butonuna basarak değerleri kaydediniz.
9. Start / Stop butonuna basarak programınızı çalıştırabilirsiniz.
10. İşlem sona erdikten sonra açma-kapama düğmesi ile cihazı kapatınız.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....  
Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

MZA