



Su Ürünleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik
Laboratuvarında Bulunan Isıl Çalkalayıcı Cihazı
(BIOSAN) Cihazına Ait Kullanım Talimatı

Döküman No:	SÜFAK.TL.0030
Yayın Tarihi:	16.08.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Kullanma Talimatı

1. Cihaz "Açma/Kapatma" düğmesine basılarak açılır.
2. Cihazın üst kısmında bulunan bölüme örneklerin bulunduğu tüpler yerleştirilir.
3. Cihazda çalkalama hızı (rpm), sıcaklığı (T) ve süresi cihazın üzerinde ki tuşlardan ayarlanıp "RUN" tuşuna basılarak işlem başlatılır.
4. İşlemi sonlandırmak için "STOP" düğmesine basılır.
5. Cihazdan örnekler alınır.
6. Cihaz "Açma/Kapatma" düğmesinden kapatılır.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....

Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

MZA