



Su Ürünleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarında Bulunan Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı (WiseStir) Cihazına Ait Kullanım Talimatı

| | |
|------------------|---------------|
| Döküman No: | SÜFAK.TL.0031 |
| Yayın Tarihi: | 16.08.2019 |
| Revizyon Tarihi: | |
| Revizyon No: | |
| Sayfa: | 1/1 |

Kullanma Talimatı

1. Cihazın arka tarafında bulunan düğmeyi açık konuma getiriniz.
2. Isı ve hız düğmelerinden gerekli ayarlamayı yapınız.
3. Karıştırılması istenilen çözelti içine manyetik balık koyunuz.
4. Tam çözünme gerçekleştikten sonra içerisindeki manyetik balığı manyetik çubuklar ile çıkarınız ve cihazı arka tarafında bulunan düğmeden kapatınız.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....
Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

MZA