



Su Ürünleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik
Laboratuvarında Bulunan Jel Görüntüleme Cihazı
(Vilber Lourmat) Kullanım Talimatı

Döküman No:	SÜFAK.TL.0033
Yayın Tarihi:	16.08.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Kullanma Talimatı

1. Görüntüleme sisteminin kapağı el ile açılır.
2. İç kısımdaki tablanın üzerine görüntülenecek jel bırakılır ve sistemin kapağı kapatılır.
3. Görüntüleme cihazının üzerindeki açma kapa düğmesinden çalıştırılarak UV tuşuna basılır.
4. Bilgisayar çalıştırılarak Quantum-Capt programı çalıştırılır.
5. Program üzerindeki Start Preview sekmesi tıklanarak görüntüleme işlemi başlatılır ve cihazın kamera sistemi en uygun görüntüyü yakalayarak jel görüntüsünü çeker.
6. İşlem sonunda jel tablanın üzerinden alınarak tabla alkollü bir bez ile temizlenir.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....
Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

MZA