

 RECEP TAYYIP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ	<b>Su Ürünleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarında Bulunan Saf Su Cihazına Ait Kullanım Talimatı</b>	<b>Döküman No:</b>	SÜFAK.TL.0037
		<b>Yayın Tarihi:</b>	16.08.2019
		<b>Revizyon Tarihi:</b>	
		<b>Revizyon No:</b>	
		<b>Sayfa:</b>	1/1

## Kullanma Talimatı

1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.
2. Cihaz saf su üretimi ve soğutma suyu için şebeke suyuna bağlı olduğundan, şebeke suyuna bağlı olan musluğu açınız.
3. Cihazı ön kısımda bulunan açma kapama düğmesinden açınız ve ön panelde bulunan sarı ışığın yandığını kontrol ediniz.
4. Eğer kırmızı ışık yanıyor ise cihazın iç kısmındaki hazneye su ilave edilmelidir.
5. Soğutma suyunun çıktığını kontrol ediniz.
6. Cihaz yaklaşık olarak 4 L/Saat saf su üretebilmektedir.
7. Cihazın kendi musluğunu açarak saf suyu alabilirsiniz.
8. İşleminizi tamamladıktan sonra cihazın kendi musluğunu kapatınız.
9. Açma/kapama düğmesinden kapatınız.
10. Şebeke suyuna bağlı musluğu kapatınız.

<b>HAZIRLAYAN</b> ...../...../..... ..... Birim Kalite Komisyonu MZA	<b>ONAYLAYAN</b> ...../...../..... Dekan MZA
--	---