

 RECEP TAYYIP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ	Su Ürünleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarında Bulunan Santrifüj (MPW-260) Cihazına Ait Kullanım Talimatı	Döküman No:	SÜFAK.TL.0038
		Yayın Tarihi:	16.08.2019
		Revizyon Tarihi:	
		Revizyon No:	
		Sayfa:	1/1

Kullanma Talimatı

1. Cihaz açma-kapama düğmesinden açılır ve dijital ekranın hazır olması beklenir.
2. “COVER” tuşuna basılarak cihazın kapağı açılır.
3. Hangi tip numune kabıyla çalışılacaksa ona göre rotor cihaza yerleştirilir (Örnek; 96’lık Plate, 50 mL’lik veya 15 mL’lik falcon tüp için rotorlar).
4. Örnekler eşit ağırlıkta karşılıklı olarak rotor üzerine yerleştirilir.
5. “SET” tuşuna basılarak rotor numarası girilir ve daha sonra dönme hızı ve süresi belirlenir.
6. Cihazın kapağı kapatılarak “START” tuşuyla işlem başlatılır.
7. İşlemin tamamlanmasının ardından “STOP” tuşuna basılarak işlem sonlandırılır.
8. “COVER” tuşuna basılarak cihazın kapağı açılır ve örnekler içerisinden alınır.
9. Cihaz açma-kapama düğmesinden kapatılır.

HAZIRLAYAN/...../...../...../..... Birim Kalite Komisyonu MZA	ONAYLAYAN/...../..... Dekan MZA
--	---