



Su Ürünleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik
Laboratuvarında Bulunan Santrifüj (Smart 15 Plus -
Hanil Scientific Inc.) Cihazına Ait Kullanım Talimatı

Döküman No:	SÜFAK.TL.0040
Yayın Tarihi:	16.08.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Kullanma Talimatı

1. Cihazın fişinin prize takılı olduğunu kontrol ediniz.
2. Cihazın yan kısmında bulunan düğmeyi ON konumuna getirerek çalıştırınız.
3. Cihazın ön kontrol paneli üzerinde bulunan “DOOR” düğmesine basarak kapağı açınız.
4. Rotor üzerinde bulunan kapağı da el ile çevirerek açınız.
5. Konulacak tüpleri karşılıklı olarak eşit hacim ve ağırlıkta rotora yerleştirip hem rotor kapağını hem de cihazın kapağını kapatınız.
6. “SETUP” tuşuna basarak ve yön tuşlarını kullanarak dönme hızını (rpm) ve süresini ayarlayınız.
7. “START” düğmesine basarak başlatınız. Ayarladığınız süre bittikten sonra cihaz kendisi duracak ve kapağı otomatik olarak açılacaktır.
8. “STOP” düğmesine basarak işlemi sonlandırınız.
9. Tüplerinizi yerlerinden alarak cihazı kapatınız.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....
Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

MZA