



Su Ürünleri Fakültesi İleme Teknolojisi  
Laboratuvarında Bulunan Etüv (Jelo Tech ON-21E)  
Kullanım Talimatı

Döküman No:	SÜFAK.TL.0047
Yayın Tarihi:	16.08.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

### Kullanma Talimatı

1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.
2. Cihazın yanında bulunan açma/kapama düğmesinden açınız.
3. Cihazın kapağını açınız.
4. Malzemelerinizi raflara yerleştiriniz.
5. Cihaz kapağını sıkıca kapatınız.
6. “Temp” butonuna bastıktan sonra değer arttırma/ azaltma butonları yardımı ile istenen sıcaklığı ayarlayınız ve “Enter” butonuna basınız.
7. “Timer” butonuna bastıktan sonra değer arttırma/azaltma butonları yardımı ile zaman sayacını ayarlayınız ve “Enter” butonuna basınız.
8. “Start” butonuna basıp cihazı çalıştırınız.
9. İşlem tamamlandığında, “Time” ekranı sıfırlanacaktır ve cihaz sesli uyarı sinyali verecektir.
10. İşlem bittikten sonra cihazı kapatınız ve gerekli temizlik işlemlerini yapınız.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....  
Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

MZA