



Su Ürünleri Fakültesi İleme Teknolojisi  
Laboratuvarında Bulunan Vakum paket cihazı  
(Lavezzini 30 FAS) Kullanım Talimatı

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Döküman No:      | SÜFAK.TL.0049 |
| Yayın Tarihi:    | 16.08.2019    |
| Revizyon Tarihi: |               |
| Revizyon No:     |               |
| Sayfa:           | 1/1           |

## Kullanma Talimatı

1. Cihazın fişini takınız.
2. Cihazın önünde bulunan “Power” düğmesini “On” konumuna getiriniz.
3. İstenilen vakum ayarlarını “V” düğmesini saat yönünde döndürerek ayarlayınız.
4. Yapışkanlık ayarlarını “S” düğmesini saat yönünde döndürerek ayarlayınız.
5. Gaz ayarlarını “G” düğmesini saat yönünde döndürerek ayarlayınız.
6. İçerisine numunelerinizi koyduğunuz vakum poşetlerini cihaza yerleştiriniz.
7. Cihazın kapağını kapatınız.
8. İşlem süresi sonunda cihazın “Power” düğmesi “Off” konumuna getirilerek kapatılır.
9. Vakum işlemi esnasında istenmeyen bir durumda kırmızı renkli “VAC STOP” düğmesine basarak işlemi sonlandırınız.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

...../...../.....

Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

MZA