



Su Ürünleri Fakültesi İleme Teknolojisi Laboratuvarında Bulunan Kjeldahl Yakma Ünitesi (Behr InKjel M) Kullanım Talimatı

| | |
|------------------|---------------|
| Döküman No: | SÜFAK.TL.0052 |
| Yayın Tarihi: | 16.08.2019 |
| Revizyon Tarihi: | |
| Revizyon No: | |
| Sayfa: | 1/1 |

Kullanma Talimatı

1. Cihazın fişini prize takınız.
2. Cihazın su vanasını açık konuma getiriniz.
3. İçerisinde örnek bulunan cam krozelerinizi standı koyarak yakma ünitesine yerleştiriniz.
4. Krozelerin üzerine su sirkülasyonunun gerçekleştiği kapak ünitesini kapatınız.
5. Cihazın önünde bulunan “Main” düğmesini “On” konumuna getiriniz.
6. “Energy%” düğmesinden istenilen enerji ayarlarını yapınız.
7. İşlem süresi sonunda cihazın “Main” düğmesi “Off” konumuna getirilerek kapatılır, suyu vanası kapatılır ve cihazın fişi çıkarılır.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....
Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

MZA