



Su Ürünleri Fakültesi İmeleme Teknolojisi Laboratuvarında Bulunan Tekstür analiz cihazı
(Brookfield CT3 50K) Kullanım Talimatı

Döküman No:	SÜFAK.TL.0055
Yayın Tarihi:	16.08.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Kullanma Talimatı

1. Cihazın fişini takınız, elektrik bağlantılarını kontrol ediniz.
2. Cihazın bilgisayara bağlı olduğundan emin olunuz.
3. Bilgisayar üzerinde tekstür analizi için gerekli programı “texture analyzer” başlatınız
4. Bilgisayar üzerinden gerekli analiz koşullarını ayarlayınız.
5. Örnekleri tekstür cihazının tablasına yerleştiriniz.
6. “Start” düğmesine basarak işlemi başlatınız.
7. Acil durumlarda “reset” butonunu çekerek işlemi sonlandırınız.
8. İşlem sonunda cihazı kapatarak örnekleri cihazdan alınız ve cihaz için gerekli temizlik işlemleri yapınız.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....
Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

MZA