



Su Ürünleri Fakültesi İleme Teknolojisi
Laboratuvarında Bulunan Stomakır cihazı (Interscience
Bag Mixer) Kullanım Talimatı

Döküman No:	SÜFAK.TL.0059
Yayın Tarihi:	16.08.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Kullanma Talimatı

1. Cihazın fişini prize takınız.
2. Cihazın arka kısmında bulunan “Power” düğmesini “on” konumuna getiriniz.
3. Cihazın üzerindeki “Timer” düğmesini saat yönünde çevirerek istenilen süreyi ayarlayınız.
4. İçerisinde örnek bulunan stomakır poşetini cihaza yerleştiriniz ve kapağını kapatınız..
5. İşlem süresi sonunda cihazın kapağını açarak poşetleri cihazdan alınız.
6. “Power” düğmesi “Off” konumuna getirerek cihazı kapatınız.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....

Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

MZA