



Su Ürünleri Fakültesi İleme Teknolojisi
Laboratuvarında Bulunan Su Banyosu (Daihan
Scientific WiseBath) Kullanım Talimatı

Döküman No:	SÜFAK.TL.0061
Yayın Tarihi:	16.08.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Kullanma Talimatı

1. Cihazın fişini takınız.
2. İç hazneye uygun seviyede su ekleyiniz.
3. Su banyosunda kullanılacak su, saf su veya deiyonize su olmalıdır.
4. Güç "Power" düğmesini "0"dan "I" konumuna getirerek cihazı açınız.
5. Numuneyi su banyosuna yerleştiriniz.
6. "Main" tuşuna basınız ve "Turn/Push" tuşu yardımıyla istenilen sıcaklığı saat yönünden çevirerek ayarlayınız ve bu tuşa basarak işlemi onaylayınız.
7. "Main" düğmesine basılarak süre ayarlarına geçilir ve aynı şekilde istenilen süre ve çalkalama hızı da "Turn/Push" düğmesini saat yönünde çevirerek gerçekleştirilir ve bu tuşa basılarak operasyon işlemi başlatılır.
8. İşlem bittikten sonra "Power" düğmesini "I"dan "0" konumuna getirerek cihazı kapatınız ve numuneyi dışarı alınız.
9. Uzun süre kullanılmayacak ise su haznesindeki suyu boşaltınız.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....

Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

MZA