



Su Ürünleri Fakültesi İleme Teknolojisi
Laboratuvarında Bulunan Soğutmalı İnkübatör (Nüve
ES 120) Kullanım Talimatı

Döküman No:	SÜFAK.TL.0063
Yayın Tarihi:	16.08.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Kullanma Talimatı

1. Cihazın elektrik bağlantıları kontrol ediniz.
2. Aç/Kapa düğmesi yardımıyla cihazı çalıştırınız.
3. Set butonuna basıldıktan sonra yukarı-aşağı-sağa-sola ok tuşları kullanılarak sıcaklık ayarlayınız.
4. Start butonuna basınız.
5. Program mode butonu ile istenilen program seçiniz.
6. İnkübatörün kapağı açılarak numune yerleştiriniz ve tekrar kapağı kapatınız.
7. Çalışma sonunda inkübatörün kapağını açınız ve malzemeleri alınız.
8. İşlem bittikten sonra cihazı kapatınız ve gerekli temizlik işlemlerini yapınız.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....

Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

MZA