



Su Ürünleri Fakültesi İleme Teknolojisi  
Laboratuvarında Bulunan Çeker Ocak Kullanım  
Talimatı

Döküman No:	SÜFAK.TL.0067
Yayın Tarihi:	16.08.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

### Kullanma Talimatı

1. Kimyasal maddelerle sadece çeker ocak altında ve eldivenle çalışınız.
2. Çeker ocağın aydınlatmasını açmak için "Light" düğmesini saat yönünde çeviriniz.
3. Çeker ocağın fanını çalıştırmak için "Fan" düğmesini saat yönünde çeviriniz.
4. Mümkün oldukça çeker ocağın kapağını kapatarak "çekme" modunda kullanınız.
5. Çeker ocağın kapağını kapatmak için manuel olarak kapağı aşağı yukarı çekiniz.
6. "Set Speed" butonu saat yönünde çevirerek istenilen akış hızını ayarlayınız.
7. Kullandığınız kimyasalların atıklarını, ait oldukları üzerinde atık yazan kutulara huni ile boşaltınız.  
Açtığımız her kutu kapağını yine sıkıca kapatınız.
8. İşiniz bittikten sonra çöplerinizi çöp kutusuna atınız. Tüm kutuların etiketlerini hemen okunacak şekilde öne bakar vaziyette bırakınız.
9. Çalışma bittikten sonra kabin içini %70'lik etil alkol ile temizleyiniz

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....

Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

MZA