



Su Ürünleri Fakültesi Histoloji Ve Ya Tayin  
Laboratuvarında Bulunan Mikrotom – Kesit Alma  
Cihazı (LEICA RM 2125RT Rotary Mikrotom)  
Cihazına Ait Kullanım Talimatı

Döküman No:	SÜFAK.TL.0068
Yayın Tarihi:	16.08.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

**Kullanma Talimatı :**

1. Çevirme kolu üzerindeki kilit açılır ve bıçak sabitleştirip, açılı, yatay hareket mandalları sıkıştırılır.
2. Bıçak açısı sert dokularda dik olarak ayarlanır.
3. Parafin blok yuvasına takılarak sabitleştirilir ve yüzeyi çevirme kolu yardımıyla düzlendikten sonra mikron düğmesiyle seçilmiş olan (0,5-60 mikron) incelikte kesitler alınarak 40 derece su banyosu yüzeyine konur ve açılması sağlanır.
4. Çalışma sonunda kesici bıçak çıkarılır, çevirme kolu kilitlenir, ve cihazın kaba
5. temizliği yapılır.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....

Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

MZA