



Su Ürünleri Fakültesi Histoloji Ve Yaş Tayin  
Laboratuvarında Bulunan Sıcak Su Banyosu-Havuzu  
( Ek Labor teknik) Cihazına Ait Kullanım Talimatı

Döküman No:	SÜFAK.TL.0069
Yayın Tarihi:	16.08.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

**Kullanma Talimatı :**

1. Cihazın fişini takınız.
2. İç hazneye uygun seviyede su ekleyiniz. Cihaz her çalışma öncesinde haznedeki su seviyesi açısından kontrol edilmelidir. Haznedeki su distile su olmalıdır.
3. Güç düğmesini "OFF"dan "ON" konumuna getirerek cihazı açınız.
4. "SET" tuşuna basınız "yukarı" ve "aşağı" tuşları yardımıyla istenilen sıcaklığı ayarlayınız.
5. Numuneyi su banyosuna yerleştiriniz.
6. İşlem bittikten sonra numuneyi dışarı alınız.
7. Çalışma bitince güç düğmesini "ON" dan "OFF" konumuna getirerek cihazı kapatınız.
8. Cihazın fişini çekiniz.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....

Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

MZA