



Su Ürünleri Fakültesi Histoloji Ve Yaş Tayin  
Laboratuvarında Bulunan Çeker Ocak-Flow Kabin  
Cihazına Ait Kullanım Talimatı

Döküman No:	SÜFAK.TL.0070
Yayın Tarihi:	16.08.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

**Kullanma Talimatı :**

1. Cihazın sağ yan tarafında bulunan FAN düğmesine basarak fanı çalıştırınız. FL düğmesine basarak florasan ışığı açınız.
2. Kimyasal maddelerle sadece çeker ocak altında ve eldivenle çalışınız. Mümkün oldukça çeker ocağın kapağını kapatarak “çekme” modunda kullanınız.
3. Kabinin ön tarafındaki camı uygun çalışma mesafesini ayarlayarak yukarı kaldırınız.
4. Çalışma bitince fan ve florasan ışık düğmeleri kapatılır ve kabin camı kapatılır.
5. İşiniz bittikten sonra çöplerinizi çöp kutusuna atınız. Cihaz içinde bırakılan tüm kutuların etiketlerini hemen okunacak şekilde öne bakar vaziyette bırakınız.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....  
Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

MZA