

 RECEP TAYYIP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ	Su Ürünleri Fakültesi Histoloji Ve Yaş Tayin Laboratuvarında Bulunan YAŞ TAYİN SET (2-Soğuk Kalıplama ve Vakum Cihazı (Metkon Vacumet) Cihazına Ait Kullanım Talimatı	Döküman No:	SÜFAK.TL.0075
		Yayın Tarihi:	16.08.2019
		Revizyon Tarihi:	
		Revizyon No:	
		Sayfa:	1/1

Kullanma Talimatı :

1. Bağlantıları yapılarak kompresör çalıştırılır, tank basıncı 6 bar'a ulaşır motorun durması beklenir.
2. Kasetlere yerleştirilmiş numuneler cihazın haznesine yerleştirilir.
3. Ön paneldeki ayar düğmesi ve basınç saati ile vakum gücü ayarlanır.
4. Cihazın ön kısmındaki buton 'Start' konumuna getirilerek vakum işlemi başlatılır.
5. Vakum esnasında üst kapaktaki supaplar basılı tutularak hepsinin yapışması sağlanmalıdır.
6. Numune içerisindeki hava kabarcıkları izlenir, kabarcık gözlemlenmeye kadar vakum işlemi sürdürülür.
7. Vakumlama işlemi tamamlandığında şartel stop komutuna getirilerek işlem sonlandırılır ve cihazın fişi çekilir.

HAZIRLAYAN/...../..... Birim Kalite Komisyonu MZA	ONAYLAYAN/...../..... Dekan MZA
---	--