



Su Ürünleri Fakültesi Histoloji Ve Yaş Tayin Laboratuvarında Bulunan YAŞ TAYİN SET (2-
Soru Kalıplama ve Vakum Cihazı (Metkon Vacumet) Cihazına Ait Kullanım Talimatı

Döküman No:	SÜFAK.TL.0075
Yayın Tarihi:	16.08.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Kullanma Talimatı :

1. Bağlantıları yapılarak kompresör çalıştırılır, tank basıncı 6 bar'a ulaşip motorun durması beklenir.
2. Kasetlere yerleştirilmiş numuneler cihazın haznesine yerleştirilir.
3. Ön paneldeki ayar düğmesi ve basınç saati ile vakum gücü ayarlanır.
4. Cihazın ön kısmındaki buton "Start" konumuna getirilerek vakum işlemi başlatılır.
5. Vakum esnasında üst kapaktaki supaplar basılı tutularak hepsinin yapışması sağlanmalıdır.
6. Numune içerisindeki hava kabarcıkları izlenir, kabarcık gözlemlenmeyene kadar vakum işlemi sürdürülür.
7. Vakumlama işlemi tamamlandığında şartel stop komutuna getirilerek işlem sonlandırılır ve cihazın fişi çekilir.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....
Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

MZA