



Su Ürünleri Fakültesi Balıkçılık Biyolojisi
Laboratuvarında Bulunan CAS ED-H Dijital Terazi
Cihazına Ait Kullanım Talimatı

Döküman No:	SÜFAK.TL.0080
Yayın Tarihi:	16.08.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Kullanma Talimatı :

1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz. Cihazın fişini prize takınız.
2. ‘Power’ düğmesine basılı tutarak cihazı açınız.
3. Tartmak istediğiniz malzemeyi terazi üzerine yerleştiriniz. Bir kap içerisinde tartım yapıyorsanız kabı ilk önce teraziye yerleştirip dara (Tare) tuşuna basınız.
4. Max. tartım limiti; dara ağırlığı dahil toplam 30 kg’dır.
5. Tartım işlemi bittikten sonra ‘Power’ tuşuna basılı tutarak teraziyi kapatınız ve fişini çekiniz. Tartım bölgesini ve teraziyi temizleyiniz.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....
Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

MZA