



Su Ürünleri Fakültesi Hastalıklar Laboratuvarında
Bulunan Nüve MN090 Mikrobiyolojik Emniyet Kabini
Cihazına Ait Kullanım Talimatı

Döküman No:	SÜFAK.TL.0081
Yayın Tarihi:	19.08.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Kullanma Talimatı

1. Aç/kapa anahtarı ile kabini çalıştırınız. Tam hız konumu otomatik olarak seçilidir.
2. Fan çalışmaya başlar ve floresan lamba yanar. Hava akışı hızı doğru değeri (0.4m/s) bulana kadar ışıklı alarmlar devrede kalır. Hız göstergesinde “-.-“ görülür.
3. Dikkat!! Çalışmaya başlamadan önce 15 dakika süresince (alarmlar devreden çıksa bile) bekleyiniz. Böylelikle HEPA filtre, partikülleri tutacak şekilde elektronegatif elektrik ile yüklenir.
4. Bu bekleme süresi ayrıca kabin çalışmadığı süre boyunca içeride oluşan tozun ayrıca atılması içindir.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....

Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

MZA