



Su Ürünleri Fakültesi Hastalıklar Laboratuvarında
Bulunan Nüve ST402 Benmari Su Isıtıcısı Cihazına Ait
Kullanım Talimatı

Döküman No:	SÜFAK.TL.0086
Yayın Tarihi:	19.08.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Kullanma Talimatı

1. Cihazın fişini takınız.
2. İç hazneye uygun seviyede su ekleyiniz.
3. Güç düğmesini “0”dan “I” konumuna getirerek cihazı açınız
4. “Mode” tuşuna basınız ve “yukarı” tuşu yardımıyla istenilen sıcaklığı ayarlayınız.
5. “Safety” butonunu istenilen sıcaklığa ayarlayınız.
6. Numuneyi su banyosuna yerleştiriniz.
7. İşlem bittikten sonra numuneyi dışarı alınız.
8. Güç düğmesini “I” den “0” konumuna getirerek cihazı kapatınız.
9. Cihazın fişini çekiniz.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....

Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

MZA