



Su Ürünleri Fakültesi Hastalıklar Laboratuvarında Bulunan Nüve ST402 Benmari Su Isıtıcısı
Cihazına Ait Kullanım Talimatı

| | |
|------------------|---------------|
| Döküman No: | SÜFAK.TL.0086 |
| Yayın Tarihi: | 19.08.2019 |
| Revizyon Tarihi: | |
| Revizyon No: | |
| Sayfa: | 1/1 |

Kullanma Talimatı

1. Cihazın fişini takınız.
2. İç hazneye uygun seviyede su ekleyiniz.
3. Güç düğmesini “0”dan “I” konumuna getirerek cihazı açınız
4. “Mode” tuşuna basınız ve “yukarı” tuşu yardımıyla istenilen sıcaklığı ayarlayınız.
5. “Safety” butonunu istenilen sıcaklığa ayarlayınız.
6. Numuneyi su banyosuna yerleştiriniz.
7. İşlem bittikten sonra numuneyi dışarı alınız.
8. Güç düğmesini “I” den “0” konumuna getirerek cihazı kapatınız.
9. Cihazın fişini çekiniz.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....
Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

MZA