



Su Ürünleri Fakültesi Hastalıklar Laboratuvarında Bulunan Trans IQ Dik Tip Otoklav Cihazına Ait  
Kullanım Talimatı

Döküman No:	SÜFAK.TL.0089
Yayın Tarihi:	19.08.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

### Kullanma Talimatı

1. Cihazın ön tarafındaki vanadan su seviyesi ayarlanır.
2. Cihazın açma kapama kolu çevirilir.
3. Su Hazır ışığı yanacaktır.
4. Buhar hazır ışığı yanana kadar beklenilir.
5. Cihazın içine malzemeler yerleştirilir.
6. Kapak kapatılır ve kapak hazır ışığı yanana kadar çevirilir.
7. Cihaza konulan ürünlerin içerisine göre istenilen program seçilir ve sterilizasyon başlatılır.
8. Sterilizasyon bittiğinde kapak açılmadan önce vakum tuşuna basılmalıdır ve basınç göstergesi 0-1 arasına gelene kadar beklenmelidir.
9. Daha sonra kapak hazır lambası sönünceye kadar kapak yavaşça ve dikkatlice çevirilir.
10. Kapak açıldıktan sonra cihaz kapatılır.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....  
Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

MZA