



Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Etuv Makinesi /  
Techizatı Bakım - Onarım Talimatı

Döküman No:	TBMYO.TL.0005
Yayın Tarihi:	19.08.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

**Kullanım Alan :** SU ÜRÜNLER Bölümü Atölyesi/Laboratuvar/Derslii **Sorumlu :**Tanju MUTLU.

SIRA NO	TALMATLAR
1	Her bir çalışma sonrasında cihazın içindeki numunelere ait kalıntılar cihaz kapatıldıktan ve soğuduktan sonra uzaklaştırılmalı ve etüv temizlenmelidir.
2	Cihazın düzenli bakımı için cihaz temizlenerek bir sonraki kullanıma hazır durumda bırakılmalıdır..
3	Kalibrasyon sonucunda uygun sonuç vermeyen cihazlar onarımları yapılmak üzere ilgili teknik servise gönderilir.
4	Cihazın dış yüzeyi nemli bir bezle temizlenebilir fakat organik çözücüler kullanılmamalıdır.
5	Haftalık olarak etüvün dış kısmı %5' lik sodyum hipoklorit çözeltisi ile silinir ve kurulanır.
6	Etüv termometrelerinin doğru çalışıp çalışmadığı 6 ayda bir incelenir.
7	
8	

HAZIRLAYAN ...../...../..... Birim Kalite Komisyonu MZA	ONAYLAYAN ...../...../..... Müdür MZA
--	--