



Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Multi (Ph+Ec)
Metre Makinesi / Techizatı Bakım - Onarım Talimatı

Döküman No:	TBMYO.TL.0008
Yayın Tarihi:	19.08.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Kullanım Alan : SU ÜRÜNLER Bölümü Atölyesi/Laboratuvar/Derslii **Sorumlu :**Tanju MUTLU.

SIRA NO	TALMATLAR
1	Cihazın elektrod bakımı sürekli olarak yapılmalıdır. Elektrod kullanım öncesi ve sonrasında saf su ile yıkanmalı ve kurulmalıdır.
2	Elektrodun solüsyonu kontrol edilmeli, bitmişse yenilenmelidir.
3	Elektrodun açıkta bırakılmaması sağlanmalıdır.
4	Ölçüm sonrası koruma çözeltisi içerisine daldırıldığından emin olunmalıdır.
5	Cam elektrod, ölçüm kabının kenarına veya referans elektroda kısaca hiç bir şeye değmemelidir.
6	Elektrottaki doymun potasyum klorür çözeltisi daima aynı düzeyde tutulmalıdır.
7	Ph metrenin elektrodu zaman zaman standart tampon çözeltilere karşı ayarlanmalıdır.
8	Ölçümlerde çözeltinin kirlenmesinden korumak amacıyla her çözeltinin değişiminden sonra elektrot ve termometre saf su ile yıkanmalı ve kurulama kağıdı ile kurulmalıdır
9	Çalışma bittikten sonra pH elektrodu ve sıcaklık probu ucunu destile su ile temizleyin, kurulaın ve Ph elektrodu, elektrolit çözeltisi (KCl) içerisinde dik konumda muhafaza ediniz.
10	
11	
12	

HAZIRLAYAN/...../..... Birim Kalite Komisyonu MZA	ONAYLAYAN/...../..... Müdür MZA
--	--