



Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Vorteks Makinesi
/ Teçhizatı Bakım - Onarım Talimatnamesi

| | |
|------------------|---------------|
| Döküman No: | TBMYO.TL.0014 |
| Yayın Tarihi: | 19.08.2019 |
| Revizyon Tarihi: | |
| Revizyon No: | |
| Sayfa: | 1/1 |

Kullanım Alan : SU ÜRÜNLER Bölümü Atölyesi/Laboratuvar/Derslii **Sorumlu :**Hasan O. MAMOLU

| SIRA NO | TALMATLAR |
|---------|--|
| 1 | Cihazın periyodik bakımı yoktur ve kalibrasyonu gerekmez. |
| 2 | Cihazın yerleştiği yüzeyde cihazın tamamıyla yüzeye temas ettiği kontrol edilmelidir. |
| 3 | Cihazın kullanımı sırasında test tüplerinin dikkatlice tutularak cihazın lastik platformuna yaslanması gerekmektedir. Bu lastik kısmın dönmesi ile titreşim tüpün içeriğindeki materyale iletilir. |
| 4 | Karıştırma kabının kafasını değiştirmek için yukarı ve aşağı doğru çekip çıkarabilirsiniz. Diğer itmeli-uyumlu aksesuarları sonra da takabilirsiniz |
| 5 | Cihazın temizliğinden önce fişin prizden çekilmesi gereklidir. Cihaz periyodik olarak, Nemli bir bezle, yanıcı olmayan, sert olmayan bir deterjan kullanılarak cihaz temizlenebilir. |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |

| | |
|---|--|
| HAZIRLAYAN/...../..... Birim Kalite Komisyonu MZA | ONAYLAYAN/...../..... Müdür MZA |
|---|--|