



Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mikroskop (Optik) Makinesi / Teçhizatı Bakım - Onarım Talimatı

Döküman No:	TBMYO.TL.0021
Yayın Tarihi:	19.08.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Kullanım Alan : SU RÜNLER Bölümü Atölyesi/Laboratuvar/Derslii Sorumlu : Hasan O. MAMOLU

SIRA NO	TALMATLAR
1	Cihaz tozdan korunmalıdır. Belirli aralıklarla tozu alınmalıdır. Merceklere zarar gelmemesi için kapalı kutularında bekletilir. Gözlem yapılan izleme bölümleri üzeri kapatılarak korunur.
2	Mikroskopun mercekleri (objektif, oküler ve kondensör) her kullanımdan evvel ve sonra ince bir mercek kâğıdı veya yumuşak bir tülbent ile temizlenmelidir. Bu amaçla mendil veya önlük kullanılmamalıdır. Eğer immersiyon yağı kullanılmışsa, temizleme işlemi hemen yapılmalıdır. Eğer gerek duyulursa 7:3 eter-etil alkol karışımı temizlik için kullanılabilir.
3	
4	
5	

HAZIRLAYAN

...../...../.....

Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Müdür

MZA