



Teknik Bilimler Melek Yüksekokulu n aat Bölümü  
Kumpas Kullanma Ve Bakım Talimatı

Döküman No:	TBMYO.TL.0070
Yayın Tarihi:	21.08.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

## 1. KULLANMA TALİMATI

- KUMPASIN KULLANILMASI GEREKTİĞİ DURUMLARDA TAKIM PANOSUNDAN MUHAFAZA KABI İLE BİRLİKTE KUMPASI ALINIZ.
- KUMPASI DENEY İŞLEMLERİNDEN BAŞKA İŞLERDE KULLANMAYINIZ.
- DAHA SONRA MUHAFAZA KABINDAN VE KORUYUCU POŞETİNDEN KUMPASI ÇIKARTINIZ.
- KUMPASIN ÜSTÜNDE BULUNAN SABİTLEME VİDASINI GEVŞETİNİZ VE ALT VİDAYA HAFİF BASTIRARAK ÖZENLİ BİR ŞEKİLDE ÖLÇÜM İŞLEMLERİNİ YAPINIZ. ÖLÇÜM DEĞERİNİN KAYMAMASI İÇİN ÜSTTEKİ VİDAYI SABİTLEYEREK OKUMAYI YAPINIZ.
- KULLANIM ESNASINDA KUMPASIN YERE DÜŞMEMESİ, TOZA, SUYA MARUZ KALMAMASI VE ÖLÇÜM ÇUBUĞU UCUNUN EĞİLMEMESİ İÇİN AZAMI ÖZENİ GÖSTERİNİZ.

## 2. CİHAZIN PERİYODİK BAKIMI

- ZAMAN ZAMAN KUMPASI KURU BİR BEZLE SİLMEK SURETİYLE TEMİZLİĞİNİ YAPINIZ
- KUMPASI İŞİNİZ BİTİNCE TAKIM PANOSUNDAKİ YERİNE ASINIZ.
- KALİBRASYON TARİHİNİ TAKİP EDİNİZ VE KALİBRASYON YAPILMASI GEREKEN TARİHTEN ÖNCE KALİBRASYON İŞLEMLERİ İÇİN GEREKENİ YAPINIZ.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....  
Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Müdür

MZA