



Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kimya Teknolojisi Laboratuvarı Etüv Makinesi / Teçhizatı
Kullanım Talimatı

Döküman No:	TBMYO.TL.0089
Yayın Tarihi:	22.08.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Kullanım Alan: Kimya Teknolojisi Laboratuvar **Sorumlu :**Dr. Ör. Üyesi Fatih YILMAZ

SIRA NO	TALMATLAR
1	Etüv'ün kapağını açınız.
2	Steril olacak yada kurutulacak malzemeleri etüv'ün içine yerleştiriniz.
3	Kurutulacak malzemenin çok ıslak olmamasına dikkat ediniz.
4	Eğer kurutulacak malzeme çok ıslak ise bir süre oda sıcaklığında kurutunuz. Sonra Etüve yerleştiriniz.
5	Sterilizatör kapağını kapatınız.
6	Etüv cihazının açma düğmesini açınız.
7	Sterilizatör ısı ayar düğmesini 105 C'ye ayarlanmış olarak çalıştırınız.
8	İçerisindeki malzemenin durumuna göre uygun sürede etüvü çalıştırınız. (Genellikle kurutma işlemi için 1 saat, nem alma işlemi için 5 saat yeterli gelmektedir.)
9	Etüv çalışırken sıcaklık değerleriyle oynamayınız.
10	İşlemler bitince etüvü güç düğmesinden kapatınız ve soğumaya bırakınız.
11	İçerisindeki malzemeleri alınız ve etüvün kapağını kapatınız.



Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kimya Teknolojisi Laboratuvarı Etüv Makinesi / Teçhizatı
Kullanım Talimatı

Döküman No:	TBMYO.TL.0089
Yayın Tarihi:	22.08.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	2/2

12	
13	

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....
Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Müdür

MZA