



Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kimya  
Laboratuvarı Mp Mınpure Desp Plus Makinesi  
Kullanım Talimatı

Döküman No:	TBMYO.TL.0099
Yayın Tarihi:	22.08.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

**Kullanım Alan :** Kimya Laboratuvar  
Karaolu

**Sorumlu :** Dr. Ör. Üyesi Kaan

SIRA NO	TALMATLAR
1	Cihaz fie taklr ve açma anahtar ON konumuna getirilir.
	Cihazn atk su hortumu lavaboya balanr ve bu hortumun uzunluu 2 metreden fazla olamaz.
2	Besleme suyu musluu çeyrek tur açlr ve 3 dakika sonra besleme suyu basnc cihazn arkasnda bulunan atk ayar vanas ile 6 bar deerine ayarlanr.
3	Cihazn önünde bulunan saf su musluu saat yönünde çevrilerek saf su bir kaba aktarlr ve ardından vana kapatlr. Cihazn ön yüzünde bulunan ekranda gösterilen deer 0,2 $\mu$ S/cm deerinden büyük olmas durumunda bakm - onarm talimatnamesine göre cihaz bakma alnr.
4	Cihazn önünde bulunan ultra saf su musluu saat yönünde çevrilerek ultra saf su bir kaba aktarlr ve ardından vana kapatlr. Cihazn ön yüzünde bulunan ekranda gösterilen deer 18,3 M $\Omega$ /cm deerinden küçük olmas durumunda bakm - onarm talimatnamesine göre cihaz bakma alnr.

<p>HAZIRLAYAN ...../...../..... ..... Birim Kalite Komisyonu MZA</p>	<p>ONAYLAYAN ...../...../..... Müdür MZA</p>
--	--