



Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kimya
Laboratuvarı Spectroscan 60 Dv Makinesi Bakım -
Onarım Talimatı

Döküman No:	TBMYO.TL.0100
Yayın Tarihi:	22.08.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Kullanım Alan : Kimya Laboratuvar

Sorumlu :Dr. Ör. Üyesi Kaan Karaolu

SIRA NO	TALMATLAR
1	Cihaz titreimi düşük sabit bir yüzeye koyulmalıdır.
2	Cihaz organik çözücüler ile temizlenmemelidir.
3	Cihaz 5-35 °C sıcaklık aralında ve %85 nem değerinden daha düşük ortamlarda kullanılmalıdır.
4	Cihaz 220±22 V 50-60±1 Hz 180W güçte çalışmaktadır.
5	Görünür bölgede çalması durumunda döteryum lamba kapatılmalıdır.
6	Kurutucu tüplerin rengi maviden pembeye dönmesi durumunda tüpler etüvde 105±2 °C sıcaklıkta 3 saat kurutulmalıdır.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....
Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Müdür

MZA