



Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kimya
Teknolojisi Bölümü Elektro Mag M 815 M Santrifüj
Cihazı Bakım - Onarım Talimatı

| | |
|------------------|---------------|
| Döküman No: | TBMYO.TL.0109 |
| Yayın Tarihi: | 22.08.2019 |
| Revizyon Tarihi: | |
| Revizyon No: | |
| Sayfa: | 1/1 |

Kullanım Alan : Kimya Teknolojisi Laboratuvar
LEVENT

Sorumlu : Ör.Gör. Zeynep

| SIRA NO | TALMATLAR |
|---------|---|
| 1 | Cihaz elektrik ebekesinden çıkarınız. |
| 2 | Santrifüj üzerine tazyikli su püskürterek kesinlikle temizlemeyiniz. |
| 3 | Cihaz temizlemek için kesinlikle solvent/eritici madde kullanmayınız. |
| 4 | Sadece sabunlu su veya normal, eritici madde ihtiva etmeyen ve ovalama gerektirmeyen bir temizlik malzemesi ile temizleyiniz. |
| 5 | Yumuak bir bez ile kurulayınız. |
| 6 | Tüp kırılması veya sıvı akması durumunda gövdeleri içinde yabancı madde kalmayacak şekilde eritici ihtiva etmeyen temizlik malzemesi ile temizleyiniz. Aksi takdirde, cihazınız balans yapabilir. |
| 7 | Kıran tüp içerisinde kan veya idrar olması durumunda, temizlik yaparken dikkatli olunuz ve eldiven kullanınız. |

| | |
|--|--|
| HAZIRLAYAN/...../..... Birim Kalite Komisyonu MZA | ONAYLAYAN/...../..... Müdür MZA |
|--|--|