



Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kimya Teknolojisi Bölümü Analitik Teraziler (Radwag Ps 2000.R1) Cihazı Kullanım Talimatı

Döküman No:	TBMYO.TL.0112
Yayın Tarihi:	22.08.2019
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Kullanım Alan : Kimya Teknolojisi Laboratuvar

Sorumlu : Ör.Gör. Zeynep LEVENT

SIRA NO	TALMATLAR
1	Cihazın fiinin takli olup olmadn kontrol ediniz.
2	On/off dümesine basarak cihaz açnz.
3	Pencereler açılarak, Tartım kabı tartım bölmesi ortalanarak konur. Pencereler kapatılır.
4	"0/T" tuuna basılarak daras alınır, tartılacak malzeme tartım kabına eklenir.
5	Tartım gerçekleştirdikten sonra tartım kabını dar alınır.
6	Kullandığınız spatülü, cihaz ve etrafını temizleyiniz.
7	Cihazı kapatınız ve cihazın içerisine nemden korumak için silika jel paketini yerleştiriniz.
8	Cihazın fiinin takli olup olmadn kontrol ediniz.
9	On/off dümesine basarak cihazı kapatınız.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....  
Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Müdür

MZA